



STERİL KABİN KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.52
Yayın Tarihi	22.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

Cihaz	Marka	Model	Seri No
Steril Kabin	ESCO	Class II BSC	-

1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat, doku tipleme laboratuvarında görev yapan ve yapacak olan tüm teknik ve akademik personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

UV: Ultraviyole

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

- 6.1. Cihazın fişini prize takınız
- 6.2. Led ekranın ışığının yanmasını bekleyiniz
- 6.3. Yön tuşları kullanarak camın hareketini sağlayınız
- 6.4. Kabin aydınlatma ışığının yanması için yön tuşları kullanarak camı yukarı kaldırınız
- 6.5. Çalışmaya başlamadan önce kabini havalandırma ve kabin içi elektrik sistemini çalıştırmak için pervane resmi ve priz resmi olan tuşları kullanınız.
- 6.6. Çalışmanız bittikten sonra kabin içine %5 lik hypoklorit ile temizleyiniz
- 6.7. Camı aşağı yön tuşu yardımı ile kapatınız ve priz resmi olan tuş yardımı ile kabin içi elektriği kapatınız.
- 6.8. her çalışmadan önce ve sonra 5 dk UV lambasını yakarak kabin içi steril ediniz (Üzerinde UV yazan Tuş)
- 6.9. Cihazın fişini prizden çekiniz.

7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu