



TERMAL CYCLER KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.53
Yayın Tarihi	22.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

Cihaz	Marka	Model	Seri No
Thermal Cycler	Applied Biosystem	Veriti 96-Well Thermal Cycler	2990219587

1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat, doku tiplendirme laboratuvarında görev yapan ve yapacak olan tüm teknik ve akademik personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

- 6.1. Cihazın fişini prize takınız
- 6.2. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarını açık konuma getiriniz
- 6.3. Cihaz aktif hale gelene kadar bekleyiniz (tahmini 120-240 saniye)
- 6.4. Cihazın üst kapağını yukarı yönde kaldırarak açılmasını sağlayınız ve örneklerinizi yerleştiriniz.
- 6.5. Ön paneldeki dokunmatik ekrandan “Browse” tuşuna basınız
- 6.6. Size uygun olan programı seçin ve start/Run Tuşuna basarak sistemin çalışmasını sağlayınız.
- 6.7. İşleminiz bittikten sonra stop tuşu ve arkasından “OK” tuşuna basarak işlemi bitiriniz.
- 6.8. Run-Report Ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız
- 6.9. Metotlar ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız
- 6.10. Menü ekranını “(I)” tuşuna basarak kapatınız
- 6.11. Cihazın arkasındaki anahtarı kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çıkarınız

7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu