



YATAY ÇALKALAYICI KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.61
Yayın Tarihi	22.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

Cihaz	Marka	Model	Seri No
Yatay Çalkalayıcı	Wisd	WiseShake SHR-2D	0400520100C010

1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat, doku tipleme laboratuvarında görev yapan ve yapacak olan tüm teknik ve akademik personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

6.1. Cihazın fişini prize takınız.

6.2. İşlem yapmak istediğiniz örnekleri çalkalama haznesine sıkı bir şekilde sabitleyiniz

6.3. Power tuşunu açık konuma getiriniz

6.4. Mode ve joistik tuşları yardım ile zaman ve çalkalama hızlarını ayarlayın ve joistik tuşunun üzerine basarak çalkalamayı başlatın

6.5. Çalkalama işlemi sona erdiği zaman power tuşunu kapalı konuma getiriniz ve cihazın fişini prizden çekiniz

7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu