



# MİKROSANTRİFÜJ KULLANMA TALİMATI

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman Kodu    | MC.TL.65   |
| Yayın Tarihi    | 22.09.2017 |
| Revizyon No     | 0          |
| Revizyon Tarihi | 0          |
| Sayfa No        | 1          |

## Cihaz

Mikrosantrifüj

## Marka

Sigma

## Model

1-14 K

## Seri No

149219

## 1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

## 2.KAPSAM

Bu talimat, doku tiplene laboratuvarında görev yapan ve yapacak olan tüm teknik ve akademik personeli kapsar.

## 3. KISALTMALAR

-

## 4.TANIMLAR

-

## 5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

## 6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

- 6.1. Cihazın fişini prize takınız
- 6.2. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarını açık konuma getiriniz
- 6.3. Ön yüzünde bulunan sarı renkli tuşa basarak kapağı açınız.
- 6.4. Emniyet kapağını çıkarınız
- 6.5. Santrifüj etmek istediğiniz tüpleri, rotor üzerindeki bölümlere karşılıklı bir şekilde bırakınız
- 6.6. Emniyet kapağını kapatınız
- 6.7. Santrifüj kapağını kapatınız
- 6.8. “Set” tuşu yardımı ile hız, zaman ve sıcaklık ayarını yapınız
- 6.9. “Start/Stop” tuşuna basarak santrifüj işlemini başlatınız
- 6.10. İşlem bittikten sonra sarı tuşa basarak, kapakları acın ve tüpleri alınız
- 6.11. Cihazın arkasındaki açma/kapama anahtarını kapalı konuma getiriniz ve cihazın fişini prizden çıkarınız
- 6.12. Uygun kimyasal yardımı ile cihazı temizleyiniz.

## 7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu