



ETÜV KULLANMA TALİMATI

Doküman Kodu	MC.TL.55
Yayın Tarihi	22.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

Cihaz	Marka	Model	Seri No
-------	-------	-------	---------

1.AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılan tüm etüv kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

-

4.TANIMLAR

-

5.SORUMLULAR

Tüm laboratuvar çalışanları

6.FAALİYET (UYGULAMA) AKIŞI

- 6.1. Cihazın fişini prize takınız
- 6.2. Ön panelde bulunan açma (I) tuşuna 5 sn basılı tutarak cihazı aktif duruma getiriniz
- 6.3. Panelde bulunan “Menü”, “Esc” ve yön tuşları yardımı ile sıcaklı ve zaman ayarını yapınız
- 6.4. Her kullanımda iç ve dış kapağın uygun şekilde kapatıldığını dikkat ediniz
- 6.5. İşleminiz bittiği zaman cihazı önce ön panelden kapatınız ve cihazın fişini prizden çıkarınız
- 6.6. Her kullanımdan önce ve sonra cihazın içini uygun kimyasal yardımı ile temizleyiniz

7.REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu